


## ACIDO L-LATTICO SU LATTE



Per l'analisi dell'acido lattico occorre:

- Kit di reagenti CDR contenente 10 cuvette monouso preinfialate
- Flaconcino con enzima liofilo
- Contagocce con liquido per ricostituzione liofilo
- 1 pipetta regolabile per il prelievo del campione
- puntali monouso

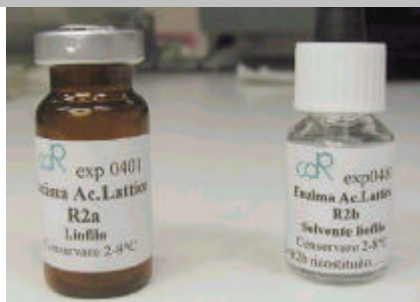

Per la ricostituzione dell'R2 troverete nel kit:  
un flaconcino di vetro scuro con l'enzima liofilo  
una boccetta con contagocce



**ATTENZIONE:** prima di eseguire l'operazione della preparazione dell' R2 è importante indossare i guanti onde evitare la contaminazione del reagente stesso.



Aprire il flaconcino del liofilo facendo attenzione a non disperdere l'eventuale polvere che aderisce sul tappo.  
Appoggiare il tappo con la parte interna rivolta verso l'alto.



Versare il contenuto del contagocce nel flaconcino e chiudere col tappo.



Agitare bene per inversione



Riversare il contenuto del fraconcino nel contagocce.  
Pompettare con il contagocce per mescolare bene.




Scrivere sull'etichetta la data di ricostituzione del liofilo.  
Conservare in frigo.



DISPLAY
1: Poz. Disponibile
2: Poz. Disponibile
3: Poz. Disponibile

Scelta dell'analisi: dallo "stato pozzetti" premere il tasto 1.

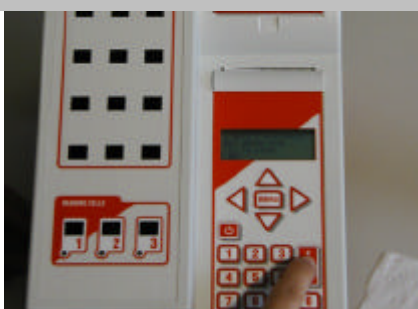

Posizionare il cursore ► accanto all'analisi Acido Lattico con la "freccia ∇" e confermare con ENTER.

ATTENZIONE: lo strumento può fare una verifica della cella di lettura. Liberare il pozzetto n°1 da eventuali cuvette



Aprire la cuvetta. Poggiare il tappo con la parte interna rivolta verso l'alto.

Non toccare la parte interna del tappo con le mani.



Agitare più volte il campione per renderlo omogeneo.  
Evitare di fare la schiuma.



Prelievo del campione: immergere il puntale della pipetta nel latte con il pistone abbassato FINO AL 1° SCATTO. Alzare LENTAMENTE il pistone mantenendo il puntale immerso nel latte  
ATTENZIONE: regolare la pipetta secondo la quantità dichiarata.



Sollevarre la pipetta mantenendo il pollice alzato.



Pulizia del puntale: far scivolare il puntale nella carta come da foto.



Immergere il puntale nel liquido della cuvetta e "pompette" alzando ed abbassando il pistone della pipetta 2-3 volte con il pollice.



Togliere la pipetta con il pistone premuto fino in fondo (2° scatto) per evitare che rimanga liquido all'interno.



Agitare per inversione la cuvetta.



<b>DISPLAY</b>
Timeout 5 min

Mettere la cuvetta in una cella di termostatazione.

Per analizzare altri campioni nella stessa sessione, ripetere la procedura sopra descritta. Massimo consentito: 14 campioni. Alla fine premere ENTER. Inizia il conto alla rovescia della durata di 5 minuti.



<b>DISPLAY</b>
Timeout

Un "bip" segnala il timeout. Premere ENTER.



<b>DISPLAY</b>
Inserire bianco

Agitare per inversione la cuvetta e...



<b>DISPLAY</b>
Misura bianco

... mettere la cuvetta nella cella n° 1 (indicata dalla luce verde). Premere ENTER. Rimettere la cuvetta nella cella di termostatazione. Ripetere la procedura per gli altri campioni, se presenti.



<b>DISPLAY</b>
Inserire bianco STOP

Alla fine delle letture dei bianchi, premere STOP con la "freccia Δ".



Aprire la cuvetta e versare una goccia di R2.



Agitare per inversione la cuvetta.



DISPLAY
Timeout 2 min

Mettere la cuvetta in una cella di termostatazione.

Ripetere la procedura per gli altri campioni d'analizzare. Alla fine premere ENTER. Inizia il conto alla rovescia della durata di 2 min.



DISPLAY
Timeout

Un "bip" segnala il timeout. Premere ENTER.



Agitare la cuvetta per inversione



DISPLAY
Inserire Campione

Mettere la cuvetta nella cella n°1 (indicata dalla luce verde) e premere ENTER.

Procedere alla lettura di tutti i campioni



<b>DISPLAY</b>
Cod. Campione 1 <b>** ppM</b>

Alla fine delle letture viene stampato lo scontrino e sul display appare il risultato.



<b>DISPLAY</b>
Cod. Campione 2 <b>** ppM</b>

Se sono stati analizzati più campioni, scorrere i risultati sul display con le frecce  $\nabla$  e  $\Delta$ .



Per iniziare una nuova sessione d'analisi ed annullare i risultati premere ENTER...



... e poi "freccia  $\nabla$ ".